

NUEVA GAMA EMULSIONADORES **BR 200**

Es el modelo más básico y sencillo de manejar de la gama. Su característica principal es la capacidad de control de la velocidad de giro de la pala agitadora, que va de 300 a 2000 rpm.

Controla tu Samix® en 3 minutos

1. Preparar la emulsión y **adecuarla en el envase** de SAMIX®, hay que recordar que son de plástico, y por lo tanto sólo se pueden calentar al baño maría.
2. Introducir la pala agitadora del tamaño adecuado al envase con la emulsión, y ponerle la tapa. Cerrar ligeramente la tapa, subir el embolo inferior ligeramente, hasta que **se retire el aire de dentro del envase**, y seguidamente cerrar la tapa del todo.
3. Colocar el sistema tarro-tapa-pala agitadora en el agujero del SAMIX® para la pala, y empezar agitando a baja velocidad, **mientras subimos y bajamos el envase**, permitiendo que la emulsión se mezcle homogéneamente.
Una vez ha empezado a mezclarse la emulsión, podemos ir subiendo la velocidad de agitación con el interruptor situado en la parte superior del aparato.
4. Una vez la emulsión esté lo suficientemente mezclada, subimos el envase hasta el tope, obligando que la misma pala empuje el embolo inferior hacia abajo. Con ello abrimos una cámara de aire en la parte superior. Bajamos el envase al máximo, hasta que la pala toque la tapa superior, y ponemos la velocidad al máximo. **La fuerza centrífuga limpiará los restos de emulsión de la pala**, disminuyendo las pérdidas de material de nuestra elaboración.

*Para más información consulte la ficha técnica.

